
メカニカルステージ

回転ステージ

- [取扱説明書] ■RS-313/RS-314T/RS-612/RS-112
 - RS-317 / RS-317-R / RS-917 / RS-917-R RS-117 / RS-117-R / RS-147-1 / RS-147-1R RS-911T / RS-911T-R

RS-111T / RS-111T-R / RS-211T / RS-211T-R

RS-327 / RS-627 / RS-927 / RS-127 / RS-147-2

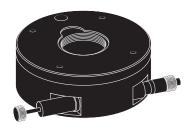

中央精機株式会社

「本社営業部」〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-5 及川ビル3F TEL.03 (3257) 1911 FAX.03 (3257) 1915

1 使用上のご注意

本書の説明図には、一部の機種が代表例として使用されています。そのため、 お使いの機種とステージ本体の形状やハンドルの機能が異なる部分があります が、基本的な取扱方法に大きな違いはありません。ご使用の前にこの取扱説明 書をよくお読みになり、製品を正しくお使いください。

- ステージは精密部品で構成されていますので、強いショックを与えたり、振 動の多い場所などで使用しないでください。
- ステージに無理な力を加えたり、耐荷重を超えて使用しないでください。
- ガイド部や隙間にホコリが溜まると、ステージの動きや真直性に悪影響を与 える原因となります。柔らかい布や綿棒などで定期的に清掃してください。 ただし、本体を分解しての清掃や調整は絶対に行わないでください。
- 温度の極端に低い所や高い所、湿度の高い所などで使用しないでください。 また、結露にも注意してください。
- ステージに使用するねじは、カタログ図面を参考にし、正しいサイズのもの を使用してください。また、必要以上に強く締めて、ねじ穴を破損しないよ うに注意してください。
- ステージ使用中に異常が発生した場合は、お買い上げの販売店または、当社 営業部までご連絡ください。


■ 付属品


六角穴付きボルト(取付ねじ)本体固定用製品によって必要数が付属

2 ステージの設置方法

取付ねじでステージを設置します。

設置面には、予めステージの取付穴に合わせて、ねじ加工を施してください。

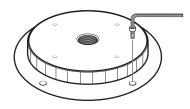


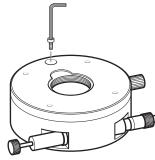


取付穴が隠れている機種の場 合は、ステージ上の「ねじ落 とし穴」から取付ねじを入れ て固定します。

【注意】ステージを回転させて、 すべての取付ねじを固定して ください。


3 各部の名称と働き

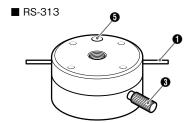


■ RS-314T

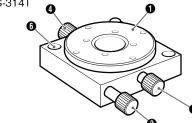


■ RS-112

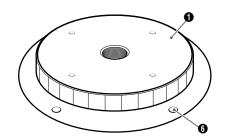

■ RS-911T

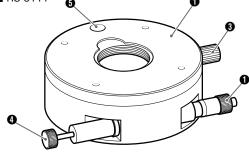

■ RS-927

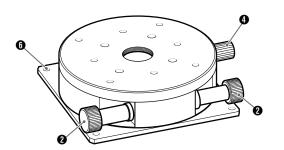

● 粗動

ステージを直接回します。

2 微動

マイクロメータヘッド、またはハンドルを回して微 動送りを行います。

❸ 粗動クランプねじ

ステージの回転(粗動)を固定します。

⚠ 微動クランプねじ

ステージの回転(微動)を固定します。

6 ねじ落とし穴

取付穴が隠れている機種の場合、この穴から取付ね じを入れて固定します。

⑥ 取付穴

取付ねじでステージ本体を設置します。