

CONTACT

[東京] TEL: 03(3257)1911 · FAX: 03(3257)1915 [大阪] TEL: 06(6306)1911 · FAX: 06(6306)1912

E-mail: eigyou@chuo.co.jp

URL: www.chuo.co.jp

【ステージの取り付け方法】

4.1 ステージの取り付け方法


ステージを取り付ける部品の平面精度を出すようにお願いします。ステージによって、構造上取り付ける部品の平面精度が出ていないと、 ステージ本来の精度が発揮できないときがあります。外観上、取り付け穴の見える製品については説明を省略します。

●X軸、X·Y軸ステージ

1.マイクロメータヘッドを取り外し、クランプねじが緩んでいることを 確認してください。

X·Y軸ステージはX軸(下軸)を確認してください。 クランプねじを緩めるときは、テーブルがスプリングの力によって強く 戻りますのでご注意ください。

- 2.テーブルを手で取り付け穴が現れるまで移動させ、付属の取り付けねじ を入れ仮止めします。
- 3.テーブルを手で反対側へ取り付け穴が現れるまで移動させ、付属の取り 付けねじを入れ固定します。
- 4. 再度反対方向へテーブルを移動し、仮止めしていたねじを本固定します。

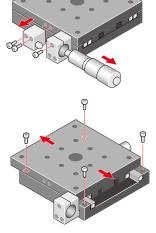

操作部取付位置サイドタイプ


ステージには、クランプねじ、マイクロ台、マイクロ当てを外さないと、 取り付け穴が現れないものがあります。

取り付け穴が現れない場合は、取り外して行ってください。 マイクロメータヘッドがステージの中心に取り付いているものは、マイクロ 台を取り外してください。

マイクロメータヘッドがステージの側面に取り付いているものは、 マイクロ当てを取り外してください。

ステージを取り付けた後に、マイクロ台、マイクロ当てを取り付けてく ださい。マイクロ台、マイクロ当ての取り付けは、ステージ本体に対して 平行や直角をなるべく合わせるように取り付けてください。

厳密に合わせなくてもステージの精度に影響はありません。

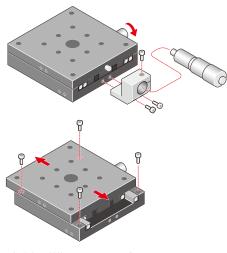

操作部取付位置センタータイプ


2回転ステージ

1.テーブル面に、ねじ穴とは別に取り付けねじ落し穴が開いています。 クランプがされていないことを確認してください。

[東京] TEL: 03(3257)1911 · FAX: 03(3257)1915


[大阪] TEL: 06(6306)1911 · FAX: 06(6306)1912

- 2.テーブルを回して取り付けねじ落し穴を取り付け穴の位置へ合わせ、 取り付けねじを入れ仮止めします。これを取り付け穴の数だけ行ってく ださい。
- 3. 再度テーブルを回し、取り付けねじ落し穴を取り付け穴の位置へ合わせ、 ねじの本固定を全て行ってください。

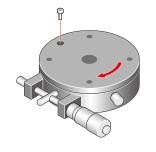

3傾斜ステージ


- 1.クランプねじが緩んでいることを確認し、テーブルをハンドルで取り 付け穴が現れるまで移動させ、付属の取り付けねじを入れ仮止めします。
- 2.テーブルをハンドルで反対側へ取り付け穴が現れるまで移動させ、付属 の取り付けねじを入れ固定します。
- 3. 再度反対方向へテーブルを移動し、仮止めしていたねじを本固定します。

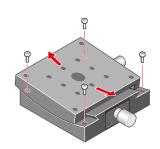

4.2 ステージを精度良く設置するには。

●ダイヤルゲージを使用した取付方法(弊社推奨の取り付け方法です。)

ステージ取り付け部付近にお客様が設けた基準面と、ステージの走りが平行となるようダイヤルゲージを使用して、ステージを矢印方向へ 動かしながら平行度を測定し、ダイヤルゲージの変位が最小となるよう取り付けて下さい。

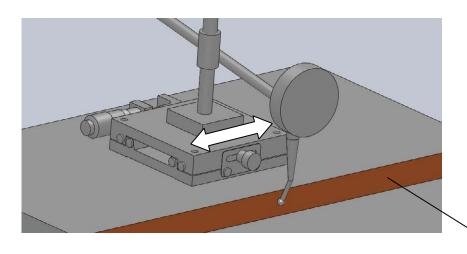

基準面

XYステージ

CONTACT

[東京] TEL: 03(3257)1911 · FAX: 03(3257)1915 [大阪] TEL: 06(6306)1911 · FAX: 06(6306)1912

E-mail: eigyou@chuo.co.jp

URL: www.chuo.co.jp


②ステージの加工基準面を使用した簡易的な取付方法

ハイグレードステージは、下図のような加工基準面を持っています。


ステージを設置する際に、設置したい箇所の基準面や基準ピンなどに、この加工基準面を突き当てて取り付けることで、簡易的に平行を 合わせて設置することが可能です。

<ハイグレードステージの基準面>


C: センター

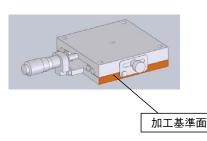


S: サイド

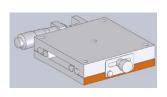


S: サイド (操作側板クランプ)

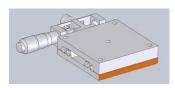

CR: センター対称型

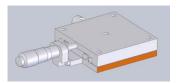

SR: サイド対称型

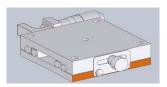

SR: サイド対称型 (操作側板クランプ)



5. ステージへ治具や部品などを取り付ける際のご注意

ステージに取り付ける部品の平面精度にご注意下さい。

ステージによって、構造上取り付ける部品の平面精度が良く出ていないと、ステージへ悪影響を及ぼし、本来の精度が発揮できない場合が あります。

ステージへの部品などの取り付けは、テーブルを手などで押えて行ってください。移動ガイドに許容以上の負荷がかかりますとガイドに 傷が付き、精度が低下します。ステージへの部品などの取り付けを先に行い、ステージの取り付けを後に行うことをお勧めします。